


Schattenkreuz-Röhre S 1000011

Bedienungsanleitung

12/12 ALF

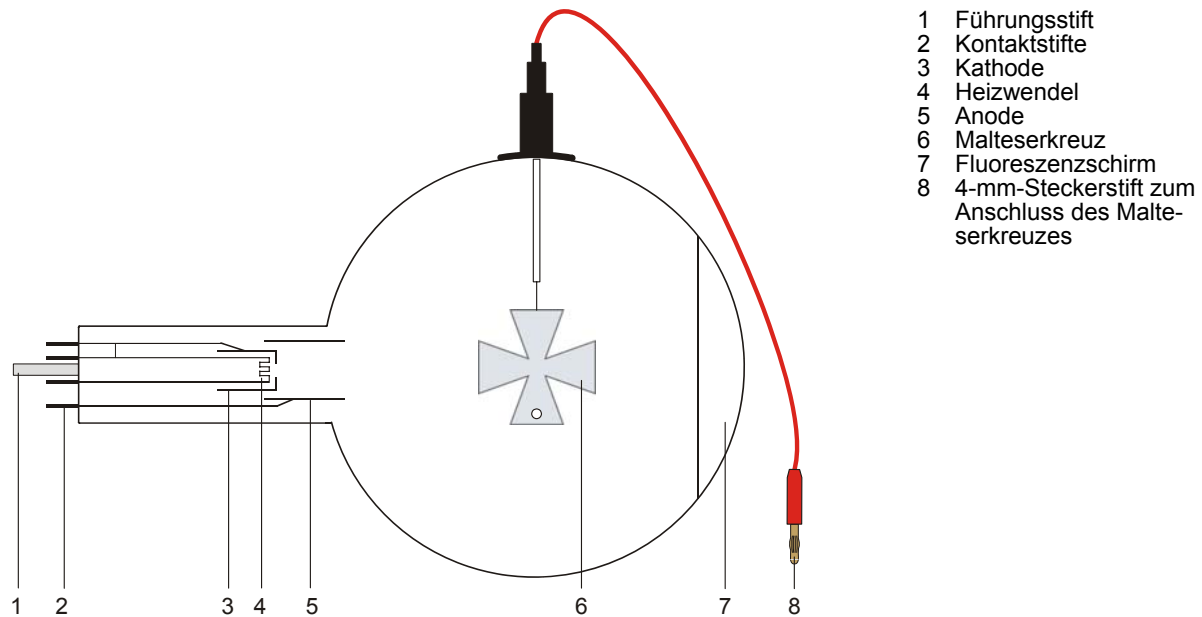

1. Sicherheitshinweise

Glühkathodenröhren sind dünnwandige, evakuierte Glaskolben. Vorsichtig behandeln: Implosionsgefahr!

- Röhre keinen mechanischen Belastungen aussetzen.
- Verbindungskabel keinen Zugbelastungen aussetzen.
- Röhre nur in den Röhrenhalter S (1014525) einsetzen.

Zu hohe Spannungen, Ströme sowie falsche Kathodenheiztemperatur können zur Zerstörung der Röhre führen.

- Die angegebenen Betriebsparameter einhalten.
- Für Anschlüsse nur Sicherheits-Experimentierkabel verwenden.
- Schaltungen nur bei ausgeschalteten Versorgungsgeräten vornehmen.
- Röhren nur bei ausgeschalteten Versorgungsgeräten ein- und ausbauen.

Im Betrieb wird der Röhrenhals erwärmt.

- Röhre vor dem Ausbau abkühlen lassen.

Die Einhaltung der EC-Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit ist nur mit den empfohlenen Netzgeräten garantiert.

2. Beschreibung

Die Schattenkreuz-Röhre dient zum Nachweis der geradlinigen Ausbreitung von Elektronenstrahlen im feldfreien Raum durch Schattenprojektion des Malteserkreuzes auf einen Fluoreszenzschirm. Des Weiteren ermöglicht sie die Beobachtung der Strahlenbündelung durch Magnetfelder zur Einführung in die Elektronenoptik.

Die Schattenkreuz-Röhre ist eine Hochvakuum-Röhre mit einer Elektronenkanone bestehend aus einer „Haarnadel“-Kathode aus reinem Wolfram und einer zylinderförmigen Anode. Die Elektronenkanone emittiert ein divergentes Strahlenbündel, das auf den Fluoreszenzschirm trifft. In der Mitte der Röhre befindet sich ein Malteserkreuz aus Aluminium. Im unteren Segment des Schattenkreuzes ist ein Loch von 3 mm Durchmesser, wodurch sich die Orientierung des Kreuzschattens unter dem Einfluss des Magnetfeldes erkennen lässt.

3. Technische Daten

Heizspannung:	$\leq 7,5$ V AC/DC
Anodenspannung:	2000 V bis 5000 V
Anodenstrom:	typ. 20 μ A bei $U_A = 4500$ V
Spannung am Kreuz:	2000 V bis 5000 V
Strom am Kreuz:	typ. 75 μ A bei $U_A = 4500$ V
Glaskolben:	ca. 130 mm \varnothing
Gesamtlänge:	ca. 260 mm

4. Bedienung

Zur Durchführung der Experimente mit der Schattenkreuz-Röhre sind folgende Geräte zusätzlich erforderlich:

1 Röhrenhalter S	1014525
1 Hochspannungsnetzgerät 5 kV (115 V, 50/60 Hz)	1003309
oder	
1 Hochspannungsnetzgerät 5 kV (230 V, 50/60 Hz)	1003310
1 Spule aus Helmholtz-Spulenpaar S	1000611
1 DC-Netzgerät 20 V, 5 A (115 V, 50/60 Hz)	1003311
oder	
1 DC-Netzgerät 20 V, 5 A (230 V, 50/60 Hz)	1003312
1 Rundstabmagnet	1003112

4.1 Einsetzen der Röhre in den Röhrenhalter

- Röhre nur bei ausgeschalteten Versorgungsgeräten ein- und ausbauen.
- Röhre mit leichtem Druck in die Fassung des Röhrenhalters schieben bis die Stiftkontakte vollständig in der Fassung sitzen, dabei auf eindeutige Position des Führungsstiftes achten.

4.2 Entnahme der Röhre aus dem Röhrenhalter

- Zum Entnehmen der Röhre mit dem Zeigefinger der rechten Hand von hinten auf den Führungsstift drücken bis sich die Kontaktstifte lösen. Dann die Röhre entnehmen.

5. Experimentierbeispiele

5.1 Geradlinige Ausbreitung von Elektronenstrahlen

- Schaltung gemäß Fig. 1 vornehmen.
- Zuerst nur die Heizspannung einschalten.

Durch das von der Glühkathode ausgehende sichtbare Licht wird ein Schatten des Malteserkreuzes auf den Fluoreszenzschirm geworfen.

- Anodenspannung einschalten.

Von den geladenen Teilchen wird ein scharfer Schatten erzeugt. Dieser Schatten ist deckungsgleich mit dem ersten Schatten.

Die Elektronenstrahlen breiten sich wie sichtbares Licht geradlinig aus und werfen ebenfalls einen Schatten.

5.2 Elektrostatische Ladungswirkung

- Schaltung gemäß Fig. 1 vornehmen.
- Das Malteserkreuz vom Anodenpotenzial trennen.

Auf dem Kreuz sammelt sich negative Ladung, die nach Erreichen eines Gleichgewichts der weiteren Aufnahme negativer Ladungen entgegen wirkt. Nahe an dem Kreuz vorbeifliegende Kathodenstrahlen werden abgelenkt und so der Schatten verzerrt (siehe Fig. 3).

Wird das Kreuz auf Kathodenpotenzial gelegt, dann ist die Verzerrung derart, dass das Bild über die Grenzen des Fluoreszenzschirms hinaus vergrößert wird.

5.3 Magnetische Ablenkung

- Schaltung gemäß Fig. 1 vornehmen.
- Während die Röhre in Betrieb ist, den Rundstabmagnet in ihre Nähe bringen.

Es tritt eine Verschiebung des Schattens ein, die sowohl von der magnetischen Feldstärke als auch von der Anodenspannung abhängig ist.

Mittels der Drei-Finger-Regel lassen sich Ablenkrichtung, Feldrichtung und Bewegungsrichtung der Ladungen so in Beziehung zueinander setzen, dass demonstriert werden kann, dass Kathodenstrahlen sich im Magnetfeld ähnlich verhalten wie elektrische Ströme in Leitern.

5.4 Einführung in die Elektronenoptik

- Beschaltung der Röhre gemäß Fig. 2 vornehmen.
- Eine Spule von vorne so in die Nut des Röhrenhalters einsetzen, dass der Leuchtschirm von ihr umschlossen ist.
- Röhre in Betrieb nehmen und Schatten beobachten.
- Spulenstrom einschalten und langsam erhöhen.

Wird das Magnetfeld verstärkt (Erhöhung des Spulenstroms), beginnt sich das Bild des Kreuzes zu drehen, zieht sich zu einem kleinen Fleck zusammen und vergrößert sich dann wieder in umgekehrter Richtung.

Eine Änderung der Anodenspannung ermöglicht weitere Veränderung des Schattenbildes.

Analog zu einem optischen Linsensystem können Kathodenstrahlen und Ablenkfelder benutzt werden, um elektronische Schattenbilder zu vergrößern.

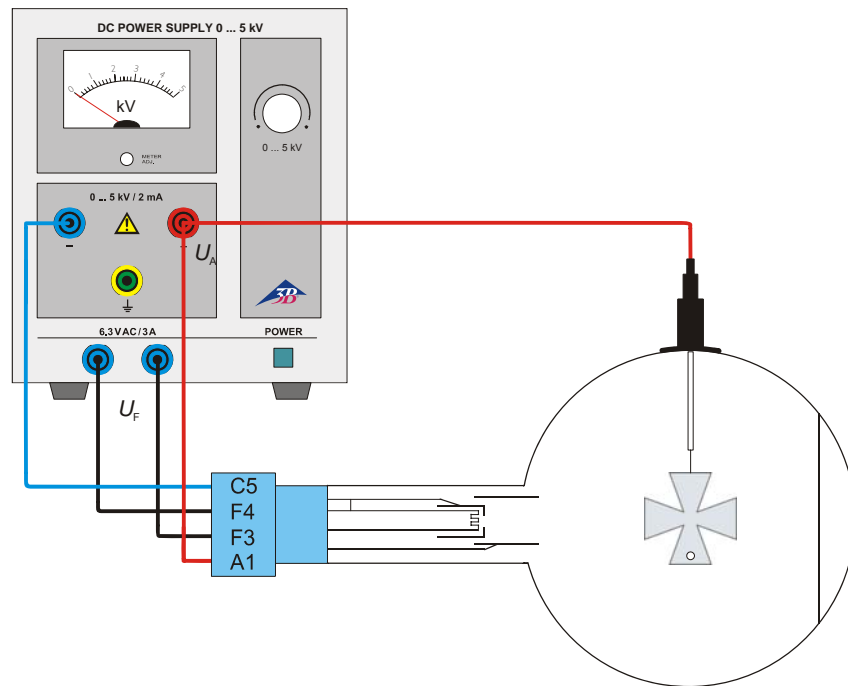


Fig. 1 Geradlinige Ausbreitung von Elektronenstrahlen

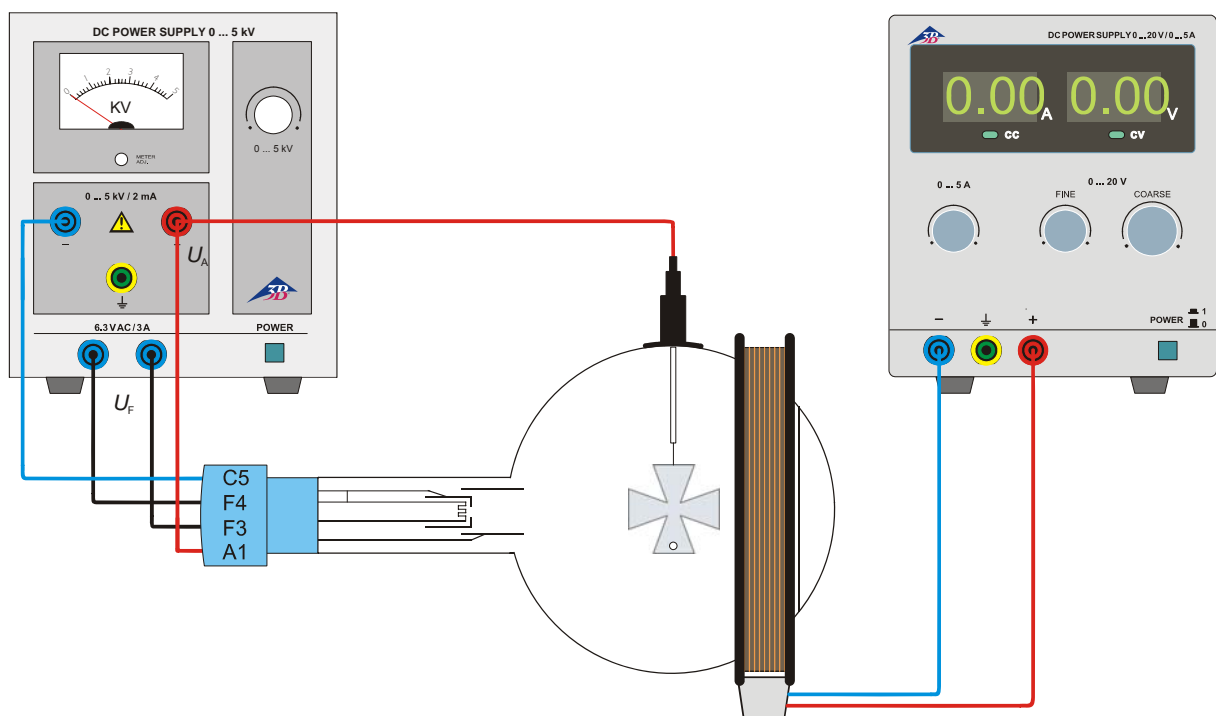


Fig.2 Einführung in die Elektronenoptik

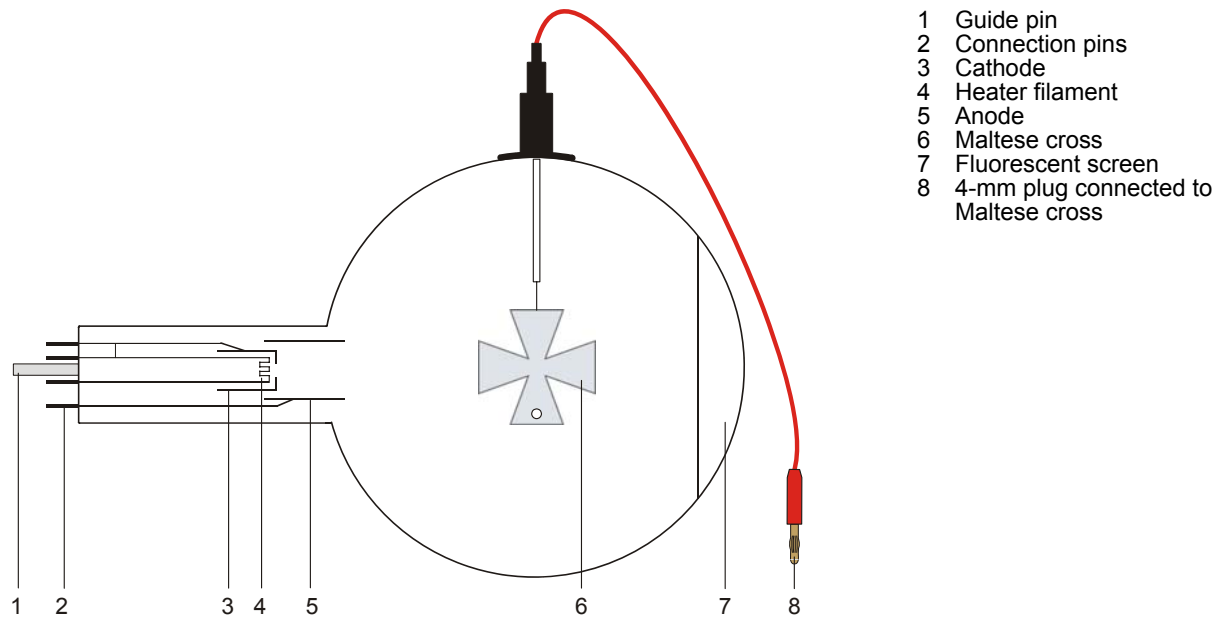


Fig. 3 Elektrostatische Ladungswirkung

Maltese Cross Tube S 1000011

Instruction sheet

12/12 ALF



- 1 Guide pin
- 2 Connection pins
- 3 Cathode
- 4 Heater filament
- 5 Anode
- 6 Maltese cross
- 7 Fluorescent screen
- 8 4-mm plug connected to Maltese cross

1. Safety instructions

Hot cathode tubes are thin-walled, highly evacuated glass tubes. Treat them carefully as there is a risk of implosion.

- Do not subject the tube to mechanical stresses.
- Do not subject the connection leads to any tension.
- The tube may only be used with tube holder S (1014525).

If voltage or current is too high or the cathode is at the wrong temperature, it can lead to the tube becoming destroyed.

- Do not exceed the stated operating parameters.
- Only use safety experiment leads for connecting circuits.
- Only change circuits with power supply equipment switched off.
- Only exchange tubes with power supply equipment switched off.

When the tube is in operation, the stock of the tube may get hot.

- If necessary, allow the tube to cool before dismantling.

The compliance with the EC directive on electromagnetic compatibility is only guaranteed when using the recommended power supplies.

2. Description

The Maltese cross tube is used to demonstrate how cathode rays propagate in straight lines in the absence of any electric or magnetic field. This is shown by placing a Maltese cross in the path of the beam to throw a shadow on a fluorescent screen. The tube is also used to show how beams can be focussed by magnetic fields. This serves as an introduction to electron optics.

The Maltese cross tube is a highly evacuated tube with an electron gun consisting of a pure tungsten, 'hairpin' heater filament and a cylindrical anode all contained in a clear glass bulb. The electron gun emits a diverging beam which is detected by a fluorescent screen. An aluminium Maltese cross is suspended in the centre of the bulb. The lower limb of the cross has a small hole 3-mm in diameter so that the orientation of the shadow can be distinguished when it is affected by a magnetic field.

3. Technical data

Filament voltage:	≤ 7.5 V AC/DC
Anode voltage:	2000 V to 5000 V
Anode current:	typ. 20 μ A at U_A 4500 V
Voltage at cross:	2000 V to 5000 V
Current at cross:	typ. 75 μ A at U_A 4500 V
Glass bulb:	130 mm diam. approx.
Total length:	260 mm approx.

4. Operation

To perform experiments using the Maltese cross tube, the following equipment is also required:

1 Tube holder S	1014525
1 High voltage power supply 5 kV (115 V, 50/60 Hz)	1003309
or	
1 High voltage power supply 5 kV (230 V, 50/60 Hz)	1003310
1 Coil from Helmholtz pair of coils S	1000611
1 DC Power Supply 20 V, 5 A (115 V, 50/60 Hz)	1003311
or	
1 DC Power Supply 20 V, 5 A (230 V, 50/60 Hz)	1003312
1 Bar magnet	1003112

4.1 Setting up the tube in the tube holder

The tube should not be mounted or removed unless all power supplies are disconnected.

- Press tube gently into the stock of the holder and push until the pins are fully inserted. Take note of the unique position of the guide pin.

4.2 Removing the tube from the tube holder

- To remove the tube, apply pressure with the middle finger on the guide pin and the thumb on the tail-stock until the pins loosen, then pull out the tube.

5. Example experiments

5.1 Linear propagation of cathode rays

- Set up the tube as in Fig 1.
- First apply only the filament voltage.

Observe that the Maltese cross casts a sharp shadow on the luminescent screen in the visible light emitted by the glowing cathode.

- Turn on the high-tension supply to the anode.

Observe that an equally sharp and exactly overlapping shadow is cast on the screen by the charged particles.

The experiment demonstrates that the charges, cathode rays, are propagated linearly and pro-

duce shadows in exactly the same manner as visible light.

5.2 Electrostatic charging effects

- Set up the circuit as in Fig 1.
- Isolate the metal cross from the anode potential.

Negative charges accumulate on the cross and when equilibrium is reached, they oppose the collection of any further charge. Cathode rays passing close to this opposing field are deflected and produce a distortion of the luminescent shadow (refer to Fig. 3).

Connecting the cross to the cathode potential results in such a distortion that the image is magnified beyond the limits of the fluorescent screen.

5.3 Deflection by a magnetic field

- Set up the circuit as in Fig 1.
- With the tube operating, bring a magnet close to the tube.

Observe that the shadow moves. The amount of deflection depends on both the strength of the magnetic field and the accelerating voltage applied to the electron gun.

Relate the direction of deflection, the field and the motion of the charges using Fleming's law of motion (left-hand rule). Cathode rays under the influence of magnetic fields appear to behave in a similar manner to electric currents in conductors.

5.4 Introduction to electron optics

- Set up the experiment as in Fig. 2.
- Insert the base of the coil into the groove of the tube holder from the front so that the fluorescent screen is enclosed by the single Helmholtz coil. Make sure that the connectors point forwards.
- Turn on the power supply for the tube and observe the shadow.
- Turn on the coil current and slowly increase it.

By increasing the magnetic field (raising the voltage to the coil) the image is seen to rotate, diminish to a spot and then enlarge again in inverted form.

Anode voltage variations provide a further element of control.

Cathode rays and deflecting fields can thus be used to magnify shadow images in a manner analogous to an optical lens system.

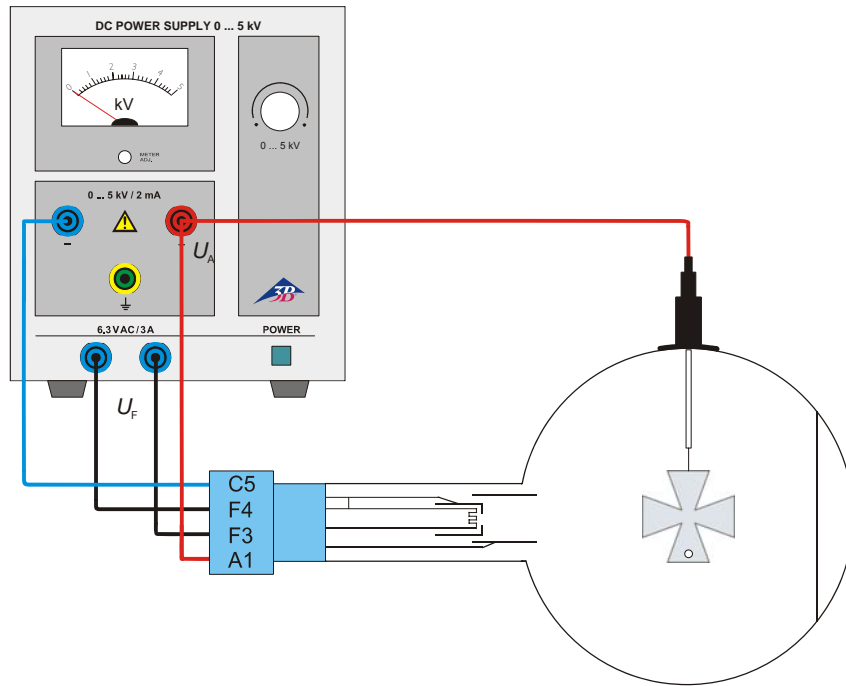


Fig. 1 Linear propagation of cathode rays

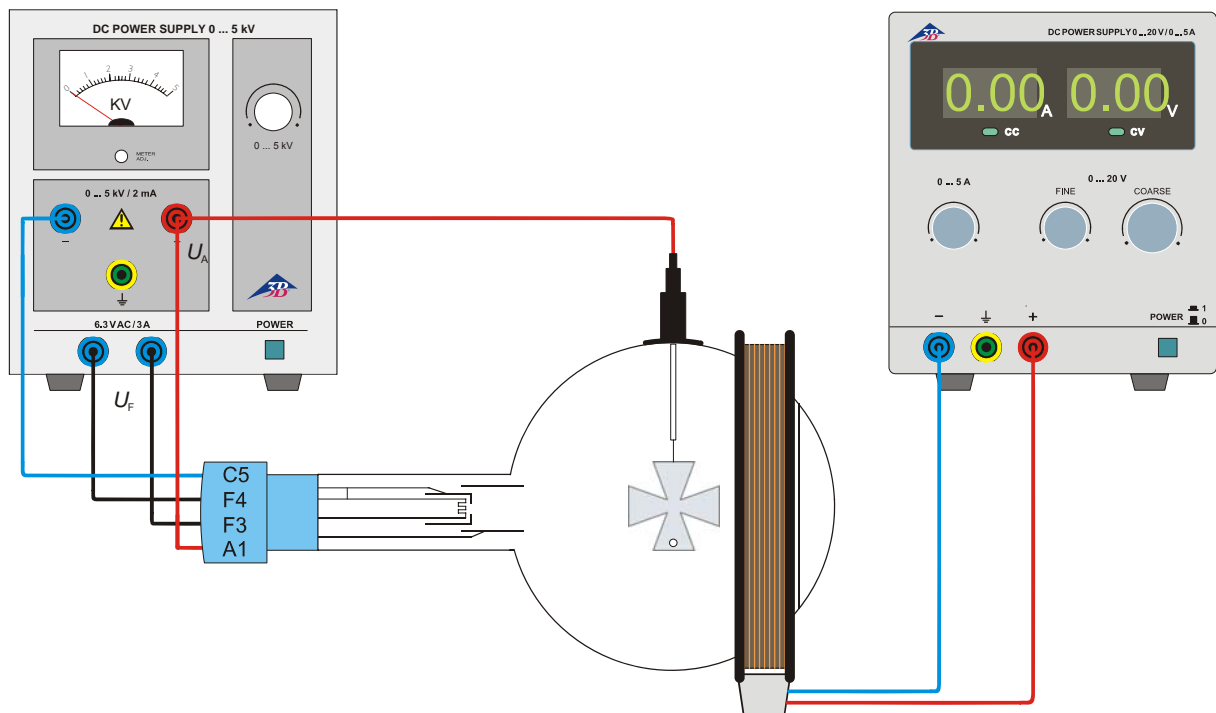


Fig.2 Introduction to electron optics

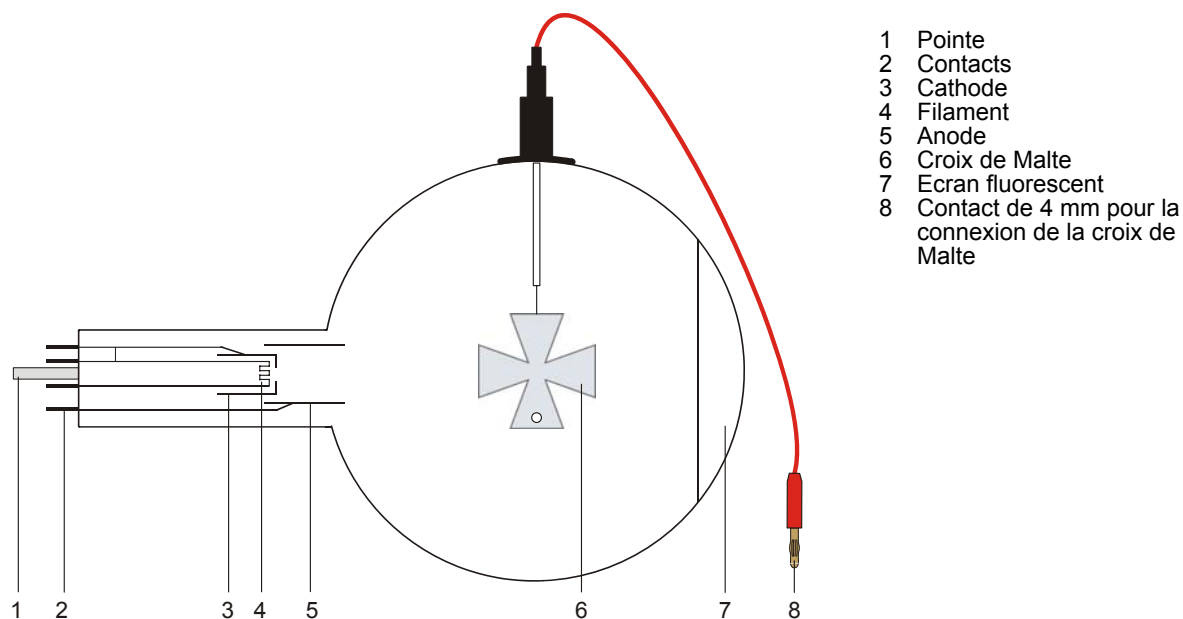


Fig. 3 Electrostatic charging effects

Tube à croix de Malte S 1000011

Manuel d'utilisation

12/12 ALF



1. Consignes de sécurité

Les tubes thermoioniques sont des cônes en verre à paroi mince sous vide. Manipulez-les avec précaution : risque d'implosion !

- N'exposez pas le tube à des charges mécaniques.
- N'exposez pas les câbles de connexion à des charges de traction.
- Le tube n'a le droit d'être utilisé que dans le support pour tube S (1014525).

Des tensions et des courants trop élevés ainsi que des températures de chauffage de la cathode mal réglées peuvent entraîner la destruction du tube.

- Respectez les paramètres de service indiqués.
- Pour les connexions, utilisez uniquement des câbles d'expérimentation de sécurité.
- Ne procédez à des câblages que lorsque les dispositifs d'alimentation sont éteints.
- Ne montez et ne démontez le tube que lorsque les dispositifs d'alimentation sont éteints.

Pendant l'utilisation du tube, son col chauffe.

- Au besoin, laissez refroidir le tube avant de le démonter.

Le respect de la directive CE sur la compatibilité électromagnétique est uniquement garanti avec les alimentations recommandées.

2. Description

Le tube à croix de Malte permet de démontrer par la projection d'ombre de la croix de Malte sur un écran fluorescent la propagation rectiligne de rayons électroniques dans un espace exempt de champ. De plus, il permet d'observer la concentration de rayons par des champs magnétiques, proposant ainsi une introduction à l'optique électronique.

Le tube à croix de Malte est un tube à vide poussé avec canon électronique constitué d'une cathode en épingle en pur tungstène et d'une anode cylindrique. Le canon émet un faisceau divergent qui frappe l'écran fluorescent. Au milieu du tube se trouve une croix de Malte en aluminium. Dans le segment inférieur de la croix d'ombre se trouve un trou de 3 mm de diamètre qui permet de reconnaître l'orientation de l'ombre sous l'influence du champ magnétique.

3. Caractéristiques techniques

Tension de chauffage :	$\leq 7,5$ V CA/CC
Tension anodique :	2000 V - 5000 V
Courant anodique :	typ. 0,18 mA à $U_A = 4000$ V
Tension sur la croix:	2000 V - 5000 V
Courant sur la croix:	typ. 75 μ A à $U_A = 4500$ V
Ampoule :	\varnothing env. 130 mm
Longueur totale :	env. 260 mm

4. Commande

Pour réaliser les expériences avec le tube à croix de Malte, on a besoin des dispositifs supplémentaires suivants :

1 Support pour tube S 1014525
1 Alimentation haute tension 5 kV (115 V, 50/60 Hz) 1003309

ou

1 Alimentation haute tension 5 kV (230 V, 50/60 Hz) 1003310

1 Bobine de paire de bobines de Helmholtz S 1000611

1 Alimentation CC 20 V, 5 A (115 V, 50/60 Hz) 1003311

ou

1 Alimentation CC 20 V, 5 A (230 V, 50/60 Hz) 1003312

1 Aimant droit cylindrique 1003112

4.1 Emploi du tube dans le porte-tube

- Ne montez et ne démontez le tube que lorsque les dispositifs d'alimentation sont éteints.
- Glissez le tube dans la monture en appuyant légèrement dessus, jusqu'à ce que les contacts soient entièrement insérés dans la monture. Veillez au positionnement précis de la pointe de guidage.

4.2 Retrait du tube du porte-tube

- Pour démonter le tube, appuyez avec l'index de la main droite sur l'arrière de la pointe de guidage, jusqu'à ce que les contacts soient desserrés. Puis, dégagez le tube.

5. Exemple d'expérience

5.1 Propagation rectiligne des rayons électroniques

- Procédez au câblage comme le montre la fig. 1.
- Mettez d'abord la tension de chauffage en circuit.

Par la lumière visible sortant de la cathode incandescente, l'ombre de la croix de Malte est projetée sur l'écran fluorescent.

- Mettez la tension anodique en service.

Il se forme une ombre très nette des particules chargées. Cette ombre recouvre la première. Comme la lumière visible, les rayons se propagent de façon rectiligne et projettent également une ombre.

5.2 Effet électrostatique de la charge

- Procédez au câblage comme le montre la fig. 1.
- Coupez la croix de Malte du potentiel anodique.

Une charge négative qui, une fois en équilibre, s'oppose à la réception de nouvelles charges négatives, se forme sur la croix. Les rayons cathodiques passant à proximité de la croix sont déviés, entraînant une distorsion de l'ombre (voir la fig. 3).

Lorsque la croix est appliquée au potentiel cathodique, la distorsion agrandit l'image au-delà des limites de l'écran fluorescent.

5.3 Déviation magnétique

- Procédez au câblage comme le montre la fig. 1.
- Pendant que le tube est en service, rapprochez-en l'aimant droit rond.

Il en résulte un décalage de l'ombre qui dépend tant de l'intensité du champ magnétique que de la tension anodique.

La règle des trois doigts permet d'établir le lien entre le sens de la déviation, le sens du champ et le sens de déplacement, démontrant ainsi que le comportement des rayons cathodiques dans le champ magnétique est similaire à celui des courants électriques dans des conducteurs.

5.4 Introduction à l'optique électronique

- Procédez au câblage du tube comme le montre la fig. 2.
- Insérez par l'avant une bobine dans la rainure du porte-tube de sorte qu'elle entoure l'écran luminescent.
- Mettez le tube en service et observez l'ombre.
- Mettez le courant de bobine en service et augmentez-le lentement.

Lorsque le champ magnétique est renforcé (augmentation du courant de bobine), l'image de la croix se met à tourner, se contracte en une petite tache, puis augmente à nouveau dans le sens inverse.

Une modification de la tension anodique entraîne une nouvelle modification de l'ombre.

Par analogie à un système de lentilles optique, les rayons cathodiques et les champs de déviation peuvent être utilisés pour agrandir les ombres électroniques.

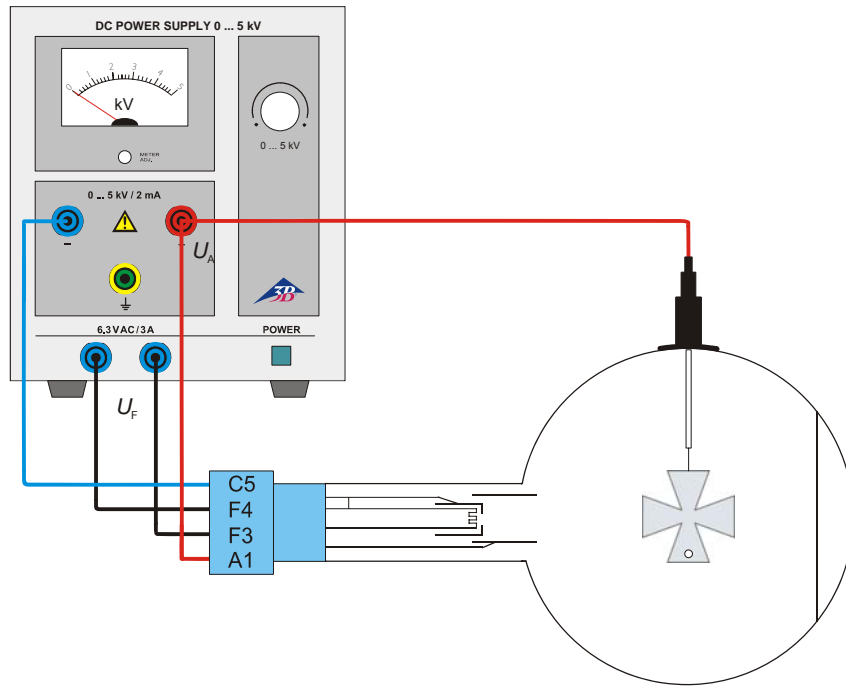


Fig. 1 Propagation rectiligne des rayons électroniques

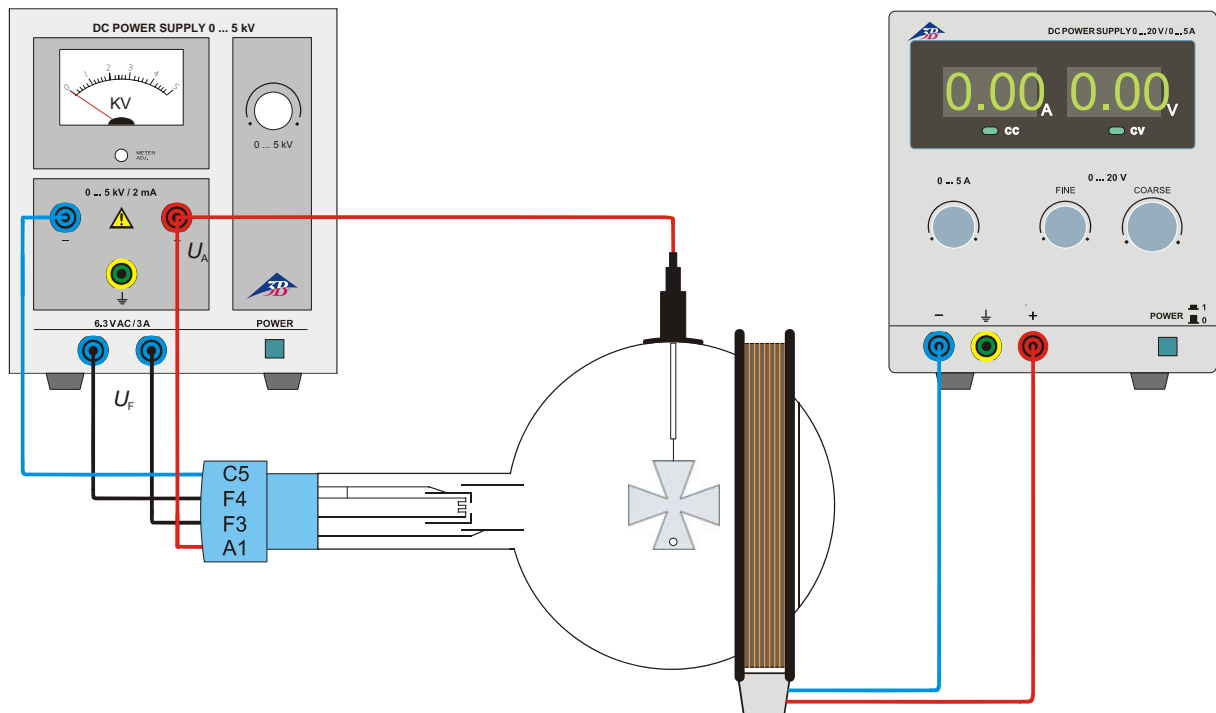


Fig.2 Introduction à l'optique électronique

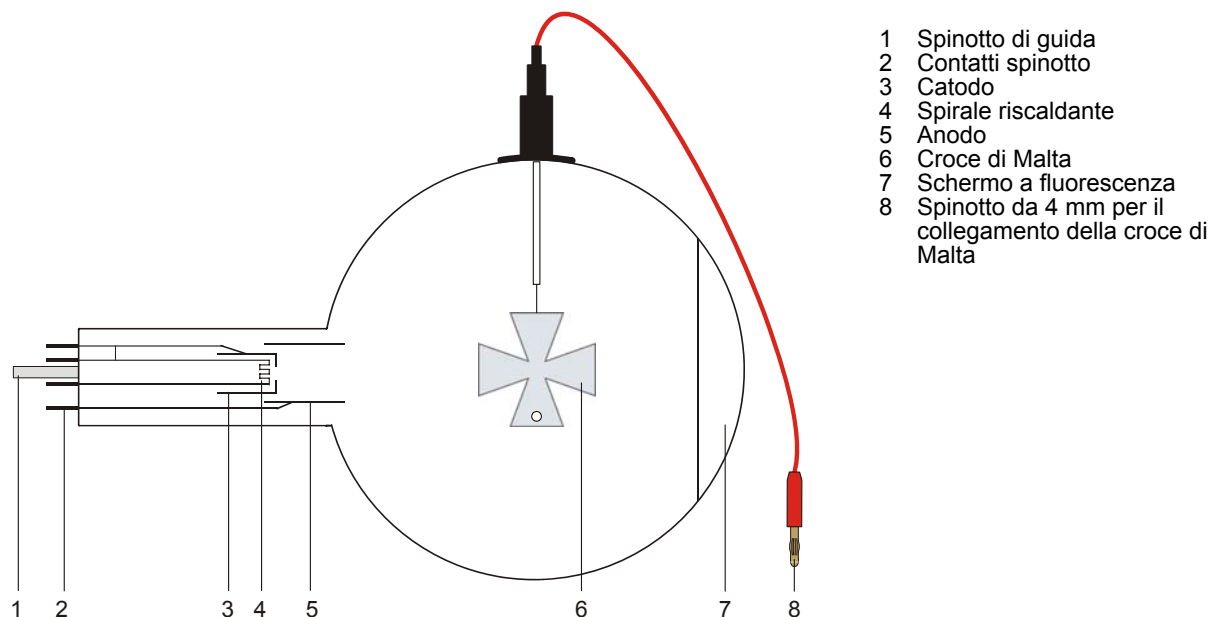


Fig. 3 Effet électrostatique de la charge

Tubo a croce di Malta S 1000011

Istruzioni per l'uso

12/12 ALF



- 1 Spinotto di guida
- 2 Contatti spinotto
- 3 Catodo
- 4 Spirale riscaldante
- 5 Anodo
- 6 Croce di Malta
- 7 Schermo a fluorescenza
- 8 Spinotto da 4 mm per il collegamento della croce di Malta

1. Norme di sicurezza

I tubi catodici incandescenti sono bulbi in vetro a pareti sottili, sotto vuoto. Maneggiare con cura: rischio di implosione!

- Non esporre i tubi a sollecitazioni meccaniche.
- Non esporre i cavi di collegamento a sollecitazioni alla trazione.
- Il tubo può essere utilizzato esclusivamente con il supporto S (1014525).

Tensioni e correnti eccessive e temperature catodiche non idonee possono distruggere i tubi.

- Rispettare i parametri di funzionamento indicati.
- Per i collegamenti utilizzare esclusivamente cavi di sperimentazione di sicurezza.
- Eseguire i collegamenti soltanto con gli apparecchi di alimentazione disinseriti.
- Montare e smontare il tubo soltanto con gli apparecchi di alimentazione disinseriti.

Durante il funzionamento il collo del tubo si riscalda.

- Se necessario far raffreddare i tubi prima di smontarli.

Il rispetto della Direttiva CE per la compatibilità elettromagnetica è garantito solo con gli alimentatori consigliati.

2. Descrizione

Il tubo a croce di Malta serve a dimostrare la diffusione rettilinea di fasci di elettroni nello spazio privo di campo, mediante la proiezione ad ombra della croce di Malta su uno schermo a fluorescenza. Consente inoltre, di osservare la concentrazione di raggi attraverso campi magnetici per avvicinarsi all'ottica elettronica.

Il tubo a croce di Malta è un tubo a vuoto spinto con un cannone elettronico costituito da un catodo a spillo in tungsteno puro e da un anodo cilindrico. Il cannone elettronico emette un fascio di raggi divergenti che colpisce lo schermo a fluorescenza. Al centro del tubo si trova una croce di Malta in alluminio. Nel segmento inferiore della croce di Malta è presente un foro del diametro di 3 mm, attraverso il quale è possibile individuare l'orientamento dell'ombra della croce sotto l'influsso del campo magnetico.

3. Dati tecnici

Tensione di riscaldamento:	$\leq 7,5$ V CA/CC
Tensione anodica:	2000 V - 5000 V
Corrente anodica:	solitamente 0,20 mA a $U_A = 4$ kV
Tensione sulla croce:	2000 V - 5000 V
Corrente sulla croce:	solitamente 75 μ A a $U_A = 4500$ V
Ampolla:	ca. 130 mm \varnothing
Lunghezza totale:	ca. 260 mm

4. Utilizzo

Per l'esecuzione degli esperimenti con il tubo a croce di Malta sono inoltre necessari i seguenti apparecchi:

1 Portatubo S	1014525
1 Alimentatore ad alta tensione 5 kV (115 V, 50/60 Hz)	1003309
oppure	
1 Alimentatore ad alta tensione 5 kV (230 V, 50/60 Hz)	1003310
1 Bobina di coppia di bobine di Helmholtz S	1000611
1 Alimentatore CC 20 V, 5 A (115 V, 50/60 Hz)	1003311
oppure	
1 Alimentatore CC20 V, 5 A (230 V, 50/60 Hz)	1003312
1 Magnete a barra circolare	1003112

4.1 Inserimento del tubo nel portatubi

- Montare e smontare il tubo soltanto con gli apparecchi di alimentazione disinseriti.
- Spingere il tubo nel supporto con una leggera pressione finché i contatti dello spinotto non si trovano interamente nel supporto; rispettare una posizione univoca dello spinotto di guida.

4.2 Rimozione del tubo dal portatubi

- Per estrarre il tubo, con l'indice della mani destra premere dal di dietro sullo spinotto di guida, fino ad allentare gli spinotti di contatto. Quindi estrarre il tubo.

5. Esperimento di esempio

5.1 Diffusione rettilinea di fasci elettronici

- Realizzare il collegamento come illustrato in figura 1.
- Attivare dapprima solo la tensione di riscaldamento.

Per mezzo della luce visibile emessa dal catodo incandescente, sullo schermo a fluorescenza viene proiettata un'ombra della croce di Malta.

- Attivare la tensione anodica.

Le particelle cariche generano un'ombra nitida. Tale ombra è congrua con la prima ombra. I fasci elettronici si propagano in linea retta come la luce visibile e anch'essi proiettano un'ombra.

5.2 Effetto di carica elettrostatica

- Realizzare il collegamento come illustrato in figura 1.
- Scollegare la croce di Malta dal potenziale anodico.

Sulla croce si forma una carica negativa che, una volta raggiunto l'equilibrio, ostacola l'ulteriore acquisizione di cariche negative. I raggi catodici che passano accanto alla croce vengono deviati e l'ombra risulta così distorta (vedi fig. 3).

Se la croce è posizionata sul potenziale catodico, la distorsione che ne risulta è tale che l'immagine viene ingrandita oltre i limiti dello schermo a fluorescenza.

5.3 Deflessione magnetica

- Realizzare il collegamento come illustrato in figura 1.
- Mentre il tubo è in funzione, accostare il magnete a barra circolare.

Si verifica uno spostamento dell'ombra in funzione dell'intensità del campo magnetico e anche della tensione anodica.

Grazie alla regola delle tre dita, è possibile mettere in relazione tra loro direzione della deflessione, direzione del campo e direzione di movimento delle cariche in modo tale da poter dimostrare che nel campo magnetico i raggi catodici si comportano analogamente alle correnti elettriche nei conduttori.

5.4 Introduzione all'ottica elettronica

- Realizzare il collegamento come illustrato in figura 2.
- Inserire una bobina dalla parte anteriore nella scanalatura del portatubi in modo tale da racchiudere lo schermo fluorescente.
- Mettere in funzione il tubo ed osservare l'ombra.
- Accendere ed aumentare lentamente la corrente della bobina.

Amplificando il campo magnetico (aumento della corrente della bobina), l'immagine della croce inizia a ruotare, si restringe ad una piccola macchia, per poi ingrandirsi nuovamente in direzione opposta.

Un cambiamento della tensione anodica consente un'ulteriore modifica dell'immagine proiettata.

Analogamente ad un sistema di lenti ottiche, i raggi catodici e i campi di deflessione possono essere utilizzati per ingrandire le immagini elettroniche proiettate.

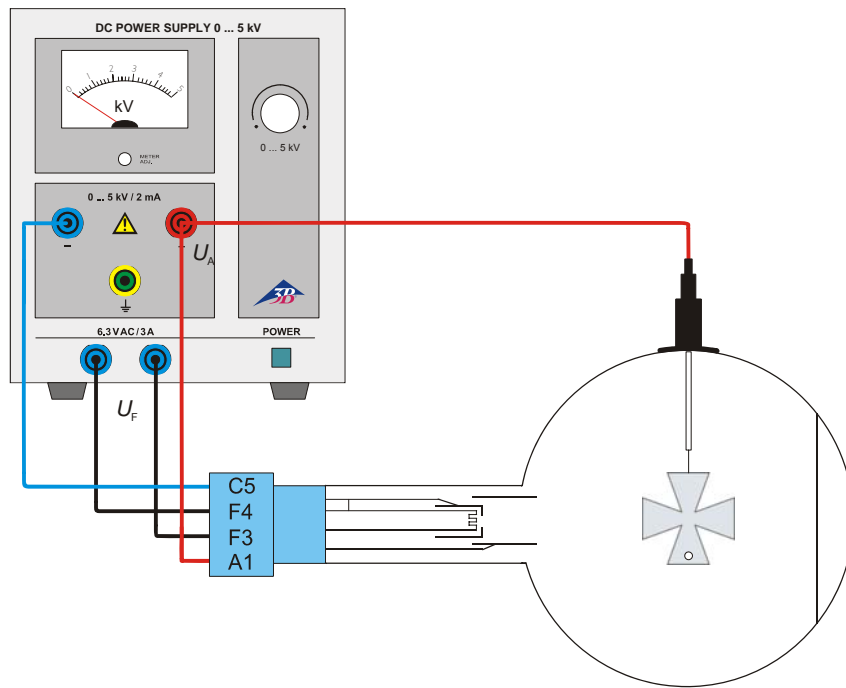


Fig. 1 Diffusione rettilinea di fasci elettronici

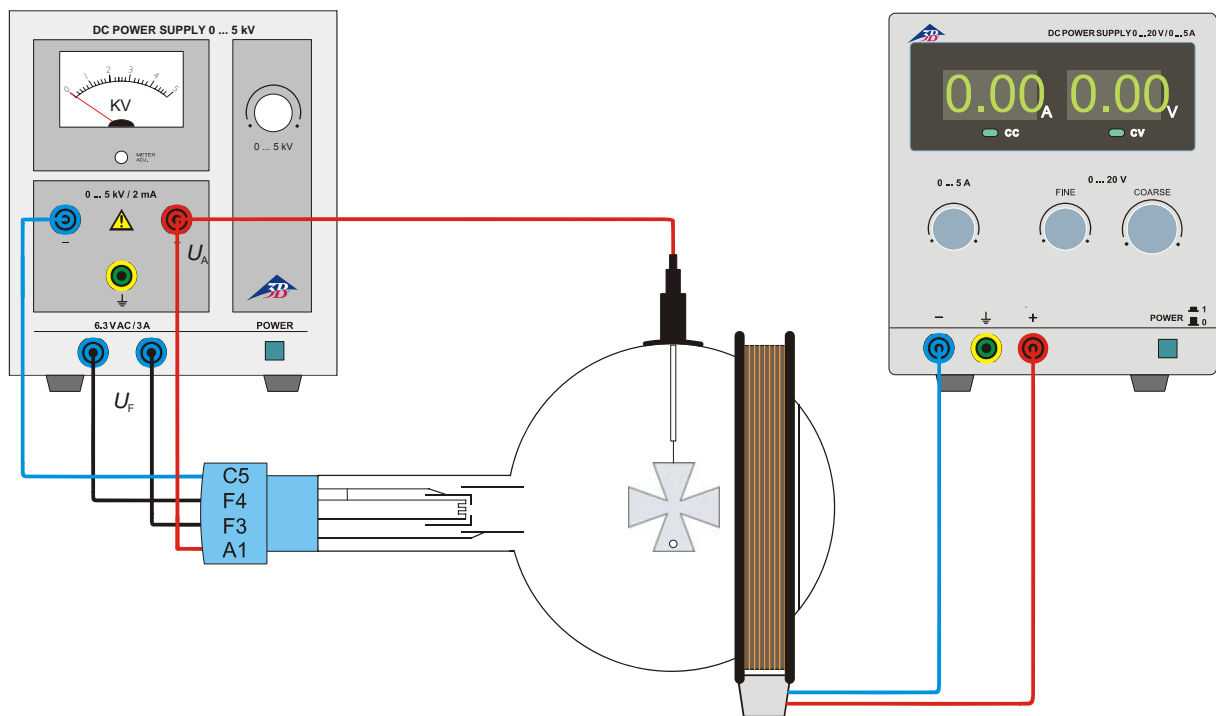


Fig.2 Introduzione all'ottica elettronica

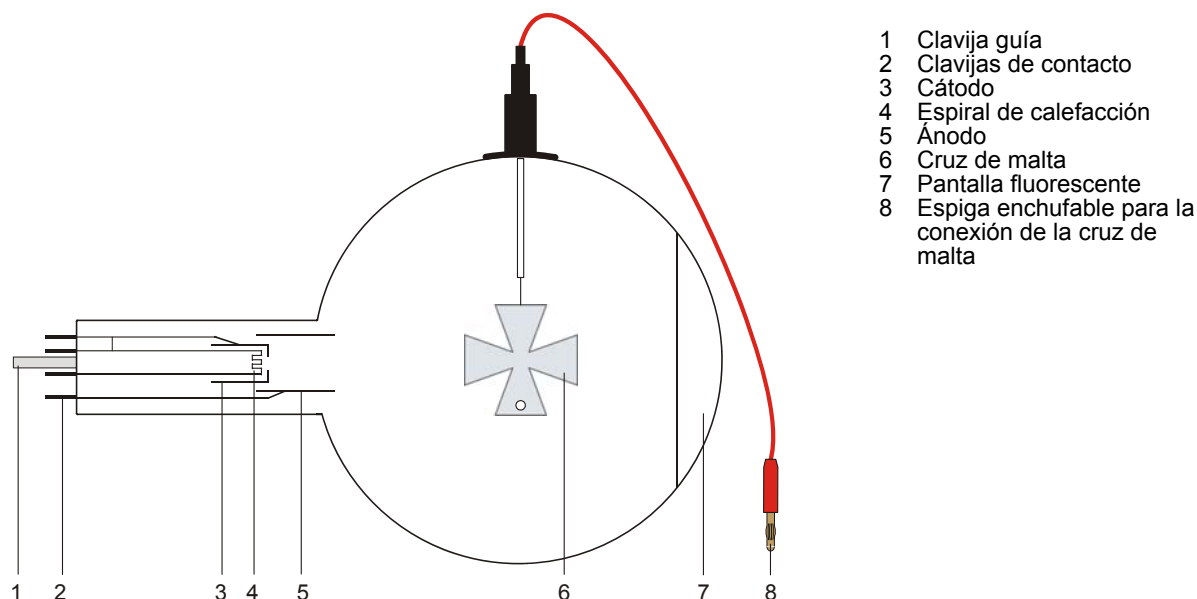


Fig. 3 Effetto di carica elettrostatica

Tubo de cruz de Malta S 1000011

Instrucciones de uso

12/12 ALF



- 1 Clavija guía
- 2 Clavijas de contacto
- 3 Cátodo
- 4 Espiral de calefacción
- 5 Ánodo
- 6 Cruz de malta
- 7 Pantalla fluorescente
- 8 Espiga enchufable para la conexión de la cruz de malta

1. Aviso de seguridad

Los tubos catódicos incandescentes son ampollas de vidrio, al vacío y de paredes finas. Manipular con cuidado: ¡riesgo de implosión!

- No someter los tubos a ningún tipo de esfuerzos físicos.
- No someter a tracción el cables de conexión.
- El tubo se debe insertar únicamente en el soporte para tubos S (1014525).

Las tensiones excesivamente altas y las corrientes o temperaturas de cátodo erróneas pueden conducir a la destrucción de los tubos.

- Respetar los parámetros operacionales indicados.
- Para las conexiones sólo deben emplearse cables de experimentación de seguridad.
- Solamente efectuar las conexiones de los circuitos con los dispositivos de alimentación eléctrica desconectados.
- Los tubos solo se pueden montar o desmontar con los dispositivos de alimentación eléctrica desconectados.

Durante el funcionamiento, el cuello del tubo se calienta.

- De ser necesario, permita que los tubos se enfrien antes de desmontarlos.

El cumplimiento con las directrices referentes a la conformidad electromagnética de la UE se puede garantizar sólo con las fuentes de alimentación recomendadas.

2. Descripción

El tubo de cruz de Malta sirve para la comprobación rectilínea de rayos de electrones en un espacio libre de campos por medio de la proyección de sombra de la cruz de malta sobre una pantalla fluorescente. Además hace posible la observación de la convergencia de rayos de electrones por medio de campos magnéticos, para la introducción de la óptica electrónica.

El tubo de cruz de Malta un tubo de alto vacío con un cañon de electrones con cátodo de horquilla de tungsteno y ánodo de forma cilíndrica. El cañon de electrones emite un haz de rayos de electrones divergente, que incide sobre la pantalla fluorescente. En el centro del tubo se encuentra una cruz de malta de aluminio. En el segmento inferior de la cruz de sombra de proyección se tiene una perforación de 3mm de diámetro, en esta forma se puede reconocer la orientación de la sombra bajo la influencia del campo magnético.

3. Datos técnicos

Tensión de caldeo:	$\leq 7,5$ V CA/CC
Tensión anódica:	2000 V - 5000 V
Corriente anódica:	típ. 20 mA con $U_A = 4000$ V
Tensión en la cruz:	2000 V - 5000 V
Corriente en la cruz:	típ. 75 μ A con $U_A = 4500$ V
Ampolla de vidrio:	aprox. 130 mm \varnothing
Longitud total:	aprox. 260 mm

4. Servicio

Para la realización de experimentos con el tubo de cruz de Malta se requieren adicionalmente los siguientes aparatos:

1 Soporte de tubos S	1014525
1 Fuente de alta tensión 5 kV (115 V, 50/60 Hz)	1003309
0	
1 Fuente de alta tensión 5 kV (230 V, 50/60 Hz)	1003310
1 Bobina de par de bobinas de Helmholtz S	1000611
1 Fuente de alimentación de CC, 20 V, 5 A (115 V, 50/60 Hz)	1003311
0	
1 Fuente de alimentación de CC, 20 V, 5 A (230 V, 50/60 Hz)	1003312
1 Imán de barra redonda	1003112

4.1 Instalación del tubo en el soporte para tubo

- Montar y desmontar el tubo solamente con los dispositivos de alimentación eléctrica desconectados.
- Introducir el tubo en la toma hembra del portatubos presionando ligeramente hasta que las clavijas de contacto estén colocadas correctamente en la toma, asegurándose de que la clavija-guía está en la posición correcta.

4.2 Desmontaje del tubo del soporte para tubo

- Para retirar el tubo, presionar desde atrás la clavija-guía con el dedo índice de la mano derecha, hasta que las clavijas de contacto queden libres. A continuación, retirar el tubo.

5. Ejemplo de experimentos

5.1 Propagación rectilínea de rayos de electrones

- Se realiza el circuito de acuerdo con la Fig. 1.
 - Primero se conecta sólo la tensión de caldeo.
- Por la radiación visible procedente del cátodo

incandescente se proyecta una sombra de la cruz de malta sobre la pantalla fluorescente.

- Se conecta la tensión del ánodo.

Una sombra nítida se produce por las partículas cargadas. Esta sombra es congruente con la primera sombra. Los rayos de electrones se propagan en forma rectilínea como la luz visible y proyectan a su vez una sombra.

5.2 Efecto electrostático de la carga

- Se realiza el circuito de acuerdo con la Fig.1.
- La cruz de malta se separa del potencial del ánodo.

Sobre la cruz se concentran cargas negativas, que después de lograr un equilibrio tienen un efecto negativo a la llegada de más cargas negativas adicionales. Rayos de electrones que pasen cerca de la cruz son desviados y producen una distorsión de la sombra de proyección (ver Fig. 3).

Si la cruz se pone al potencial del cátodo, la distorsión es tal que la imagen se aumenta fuertemente y sobrepasa los bordes de la pantalla fluorescente.

5.3 Desviación magnética

- Se realiza el circuito de acuerdo con la Fig. 1.
- Durante el funcionamiento del tubo se acerca a éste un imán de barra cilíndrica.

Se observa un desplazamiento de la sombra de proyección, el cual depende tanto de la intensidad del campo magnético como de la tensión del ánodo

Aplicando la regla de los tres dedos se puede establecer una relación entre la dirección del movimiento de la carga y la del campo y así se puede demostrar que los rayos del cátodo se comportan en el campo magnético igual que la corriente eléctrica en conductores.

5.4 Introducción a la óptica electrónica

- Realice el cableado del tubo de acuerdo con la Fig. 2.
- Una bobina se inserta por delante en la ranura del soporte del tubo de tal forma que la pantalla fosforescente quede rodeada por ella.
- Se pone el tubo en funcionamiento y se observa la sombra de proyección.
- Se conecta y se aumenta lentamente la corriente de bobina.

Si se intensifica el campo magnético (aumento de la corriente de bobina) la imagen de la cruz empieza a girar, se reduce a un punto pequeño y luego vuelve a crecer en sentido contrario.

Un cambio en la tensión del ánodo hace posible otros cambios en la imagen de la sombra.

Analógicamente a los sistemas de lentes ópticas, los rayos catódicos y los campos de desviación se pueden utilizar para aumentar las imágenes electrónicas de las sombras de proyección.

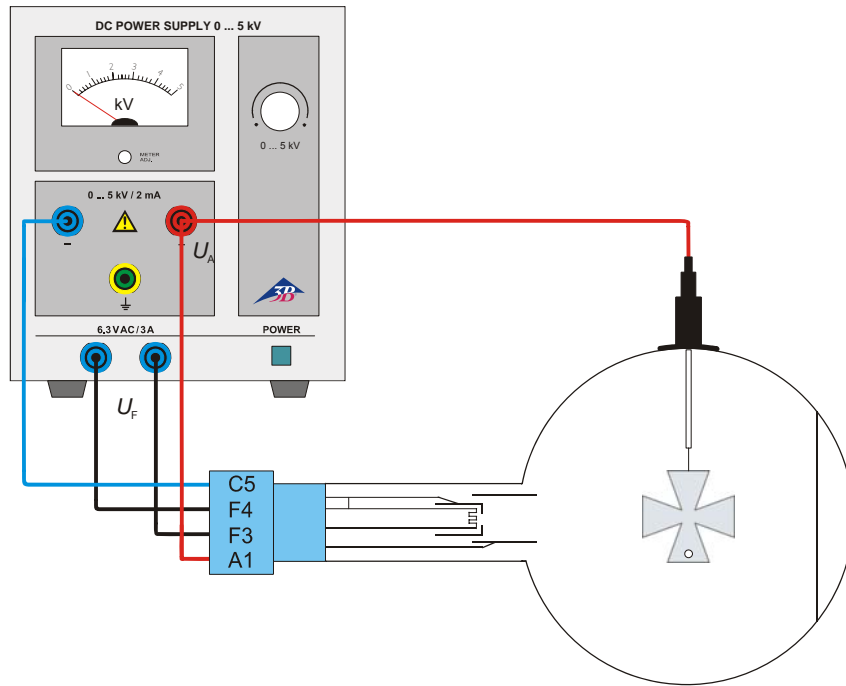


Fig. 1 Propagación rectilínea de rayos de electrones

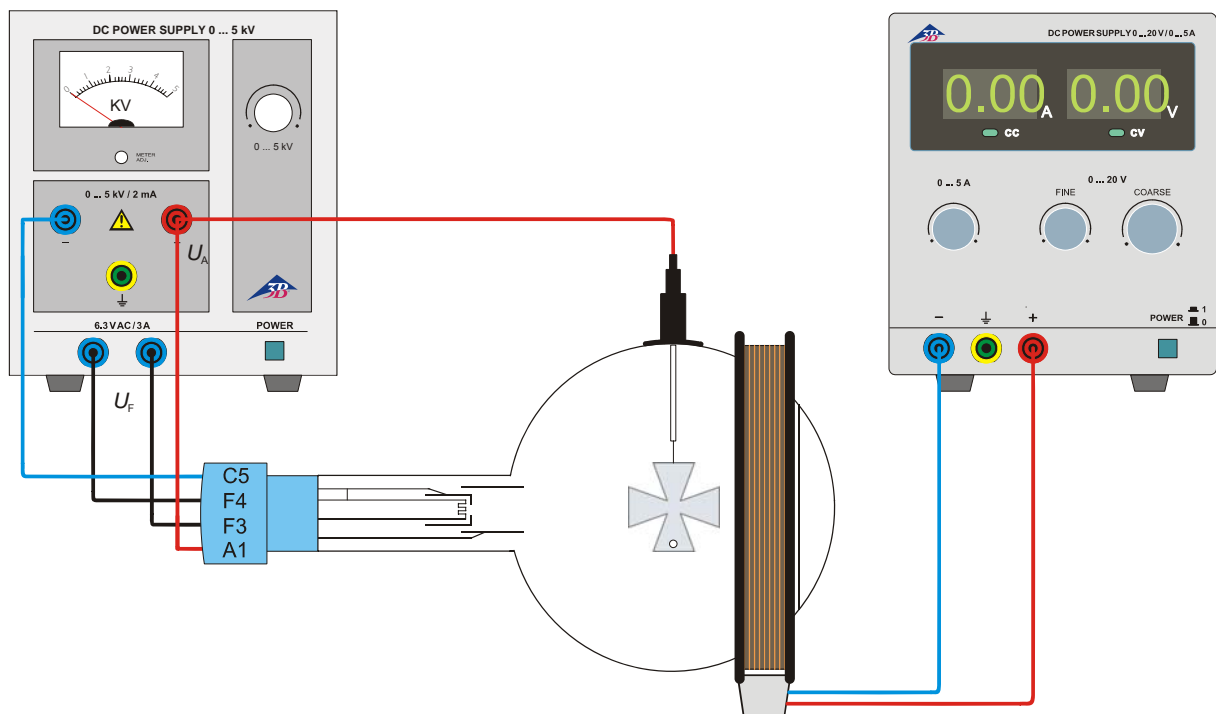


Fig.2 Introducción a la óptica electrónica

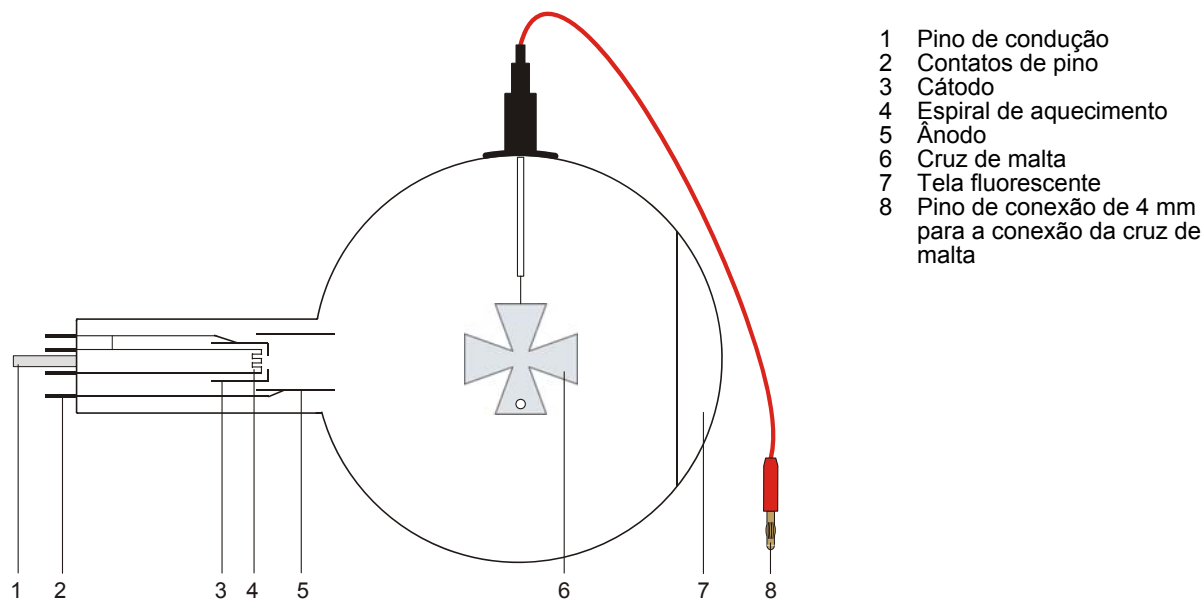


Fig. 3 Efecto electrostático de la carga

Tubo de sombra em cruz S 100011

Instruções de operação

12/12 ALF



- 1 Pino de condução
- 2 Contatos de pino
- 3 Cátodo
- 4 Espiral de aquecimento
- 5 Ânodo
- 6 Cruz de malta
- 7 Tela fluorescente
- 8 Pino de conexão de 4 mm para a conexão da cruz de malta

1. Indicações de segurança

Tubos catódicos incandescentes são ampolas de vidro evacuadas de paredes finas, manusear com cuidado: risco de implosão!

- Não sujeitar os tubos a qualquer tipo de esforço físico.
- Não sujeitar o cabos de conexão a esforço puxando-o.
- O tubo só pode ser instalado no suporte para tubo S (1014525).

Tensões excessivamente altas, correntes ou temperaturas de cátodo errôneas, podem levar à destruição dos tubos.

- Respeitar os parâmetros operacionais indicados.
- Só utilizar cabos para ensaios de segurança para as conexões.
- Somente efetuar conexões nos circuitos com os elementos de alimentação elétrica desconectados.
- Somente montar ou desmontar os tubos com os elementos de alimentação elétrica desligados.

Durante o funcionamento, o gargalo do tubo se aquece.

- Caso necessário, deixar esfriar os tubos antes de desmontá-los.

O cumprimento das diretivas EC para compatibilidade eletromagnética só está garantido com a utilização dos aparelhos de alimentação elétrica recomendados.

2. Descrição

O tubo de sombra em cruz serve para comprovar a propagação retilínea dos feixes de elétrons em espaço livre de campos através da projeção da sombra da cruz de malta sobre uma tela de fluorescência. Além disso, ele permite a observação da formação de feixes de raios por meio de campos magnéticos para a introdução à ótica dos elétrons.

O tubo de sombra em cruz é um tubo de vácuo com um canhão de elétrons constituído por um cátodo de dois fios em chifre de puro Wolfram e um ânodo de forma cilíndrica. O canhão de elétrons emite um feixe de raios divergentes que incide na tela de fluorescência. No meio do tubo se encontra uma cruz de malta de alumínio. No segmento inferior da cruz de sombra está um orifício de 3 mm de diâmetro pelo qual pode ser observada a orientação da sombra da cruz sob a influência do campo magnético.

3. Dados técnicos

Tensão de aquecimento:	≤ 7,5 V AC/DC
Tensão anódica:	2000 V - 5000 V
Corrente anódica:	típica 20 mA em $U_A = 4000 \text{ V}$
Tensão na cruz:	2000 V - 5000 V
Corrente na cruz:	típica 75 μA em $U_A = 4500 \text{ V}$
Ampola de vidro:	aprox. 130 mm \varnothing
Comprimento total:	aprox. 260 mm

4. Utilização

Para a realização de experiências com o tubo de sombra em cruz são necessários adicionalmente os seguintes aparelhos:

1 Suporte dos tubos S	1014525
1 Fonte de alimentação de alta tensão 5 kV (115 V, 50/60 Hz)	1003309
ou	
1 Fonte de alimentação de alta tensão 5 kV (230 V, 50/60 Hz)	1003310
1 Bobina de par de bobinas de Helmholtz S	1000611
1 Fonte de alimentação DC 20 V, 5 A (115 V, 50/60 Hz)	1003311
ou	
1 Fonte de alimentação DC 20 V, 5 A (230 V, 50/60 Hz)	1003312
1 Ímã em bastão redondo	1003112

4.1 Instalação do tubo no suporte para tubos

- Montar e desmontar o tubo somente com os aparelhos de alimentação elétrica desligados.
- Inserir o tubo na tomada com leve pressão até que os pinos de contato estejam completamente dentro da tomada, ao fazê-lo, garantir uma posição claramente definida do pino de condução.

4.2 Desmontagem do tubo do suporte para tubos

- Para a retirada do tubo, pressionar com o dedo índice da mão direita por trás sobre o pino de condução até que os pinos de contato se soltem. Logo, retirar o tubo.

5. Exemplos de experiências

5.1 Propagação retilínea de feixes de elétrons

- Executar as conexões conforme a fig. 1.
 - Primeiro, só ligar a tensão de aquecimento.
- Por causa da luz visível que emana do cátodo incandescente, a sombra da cruz de Malta é projetada sobre a tela de fluorescência.

- Ligar a tensão anódica.

A partir das partículas carregadas é produzida uma sombra de contornos nítidos. Esta sombra se sobrepõe identicamente à primeira sombra. Os raios de elétrons se propagam de modo retilíneo como luz visível e também produzem uma sombra.

5.2 Efeito da carga eletrostática

- Executar as conexões conforme a fig. 1.
- Desligar a cruz de Malta do potencial anódico.

Sobre a cruz, acumula-se carga negativa, que ao atingir um equilíbrio age em contra da recepção de mais carga negativa. Nas proximidades da cruz os raios catódicos são desviados e assim deformando a sombra (veja fig. 3).

Se a cruz for colocada sobre o potencial catódico, então a deformação da sombra é tal que a imagem é ampliada para além dos limites da tela de fluorescência.

5.3 Desvio magnético

- Executar as conexões conforme a fig. 1.
- Aproximar o ímã em bastão redondo do tubo enquanto este estiver em funcionamento.

Ocorre um deslocamento da sombra que é dependente tanto da força do campo magnético como também da tensão anódica.

Por meio da regra dos três dedos, podem ser relacionados a direção do desvio, a direção do campo e a direção do movimento das cargas de modo que é torna-se possível demonstrar que os raios catódicos se comportam de forma semelhante às correntes elétricas em condutores.

5.4 Introdução à ótica dos elétrons

- Efetuar a conexão do tubo conforme a fig. 2.
- Colocar uma bobina na fenda do suporte para tubo de modo que a tela luminescente seja envolvida por ela.
- Pôr os tubos em funcionamento e observar a sombra.
- Ligar a corrente de bobina e aumentá-la lentamente.

Se o campo magnético for reforçado (aumento da corrente de bobina) a imagem da cruz começa a girar, encolhe até virar uma mancha e logo volta a se ampliar na direção oposta.

Uma alteração na tensão anódica permite outras mudanças na forma da sombra.

De forma análoga a um sistema de lentes podem ser utilizados raios catódicos e campos de desvio para ampliar as imagens eletrônicas das sombras de elétrons.

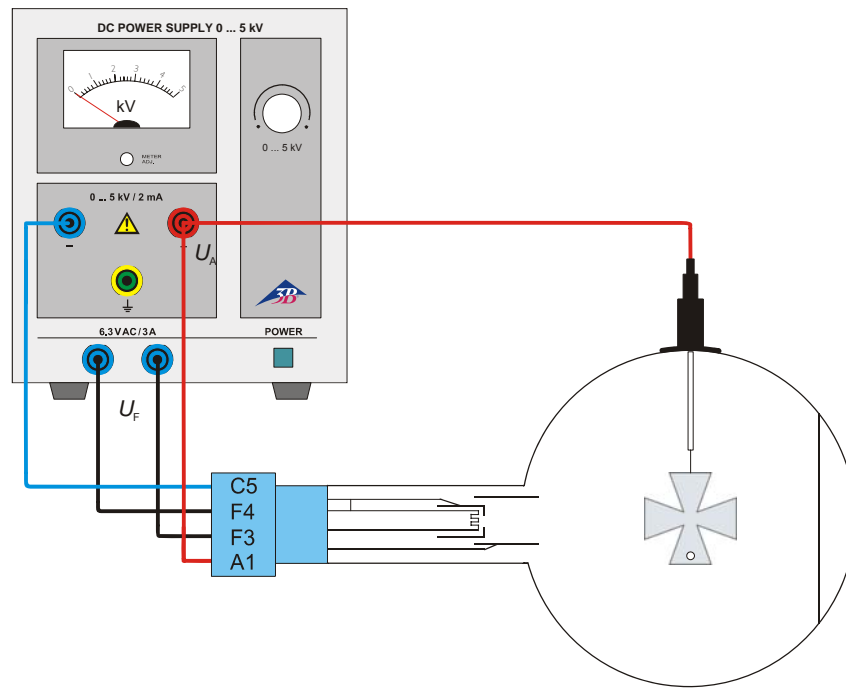


Fig. 1 Propagação retilínea de feixes de elétrons

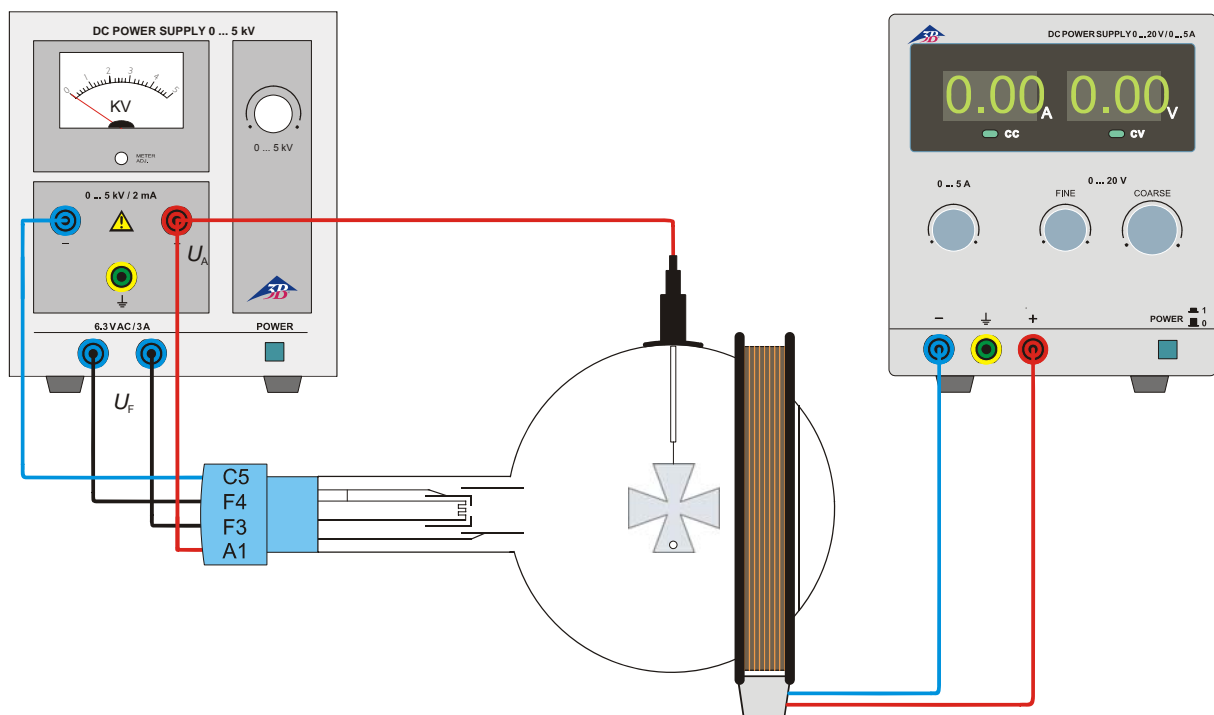


Fig.2 Introdução à ótica dos elétrons



Fig. 3 Efeito da carga eletrostática